

## 丽春红 S 染色液(1×Ponceau S)

### 产品简介:

丽春红(Ponceau S)染色液可以用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜(NC)和醋酸纤维素膜(Cellulose Acetate Membrane)上的蛋白检测,但不适用于尼龙膜,转移后的蛋白质(大于 200 ng/条带)在粉红色的背景上呈现红色的条带。丽春红 S 染色不仅简单快速,而且可逆,当印迹膜要再次用于第二种检测方法(如免疫印迹)时,这种染色方法特别有利,丽春红 S 染色剂是一种水溶性阴离子重氮染料,由重氮氨基偶氮苯二磺酸和萘酚二磺酸耦合到四钠盐上,其分子式为  $C_{22}H_{12}N_4Na_4O_{13}S_4$ , 分子量为 760.6;丽春红带负电荷,可以与带正电荷的氨基酸残基结合,同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合,从而形成红色的条带。

丽春红 S 染色液优点在于: 1、染色可逆:染色后可以用蒸馏水、PBS 或其它适当溶液冲洗至背景清晰后拍照,可以做后续试验,如 ECL、Dot-ELISA 等; 2、使用方便、本底低、灵敏度较高、性能长期稳定、着色清晰灵敏、可检测 250ng 以上的蛋白。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	GCPW0082	GCPW0082	Storage
	1×Ponceau S Stain		100ml	500ml
使用说明书		1 份		

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、将 PVDF 膜、硝酸纤维素膜或醋酸纤维素膜浸入丽春红 S 染色液,室温摇动 3~5min 或更长时间,直至出现清晰条带。
- 2、对结果作适当记录或拍照。
- 3、用蒸馏水、PBS 或其它适当溶液漂洗 2~3 次,每次 3~5min,去除丽春红 S。
- 4、进行后续的 Western 检测。

### 注意事项:

- 1、丽春红 S 染色液不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。



北京沃凯生物科技有限公司  
全国免费电话:400-819-385  
www.bjoka-vip.com

Tel:010-62971590. Fax:62340519  
M-ail:postmaster@oka-vip.com

**相关产品:**

产品编号	产品名称
GCDC0032	Masson 三色染色液
GCNH0043	SSC 缓冲液(20×,pH7.0)
GCLR0001	DEPC 处理水(0.1%)
GCLR0042	RNase A(10mg/ml,DNase free)
GCPE0025	SDS-PAGE 蛋白加样缓冲液(5×)
GCPW0040	Western blot 一抗稀释液
GCTC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)

