



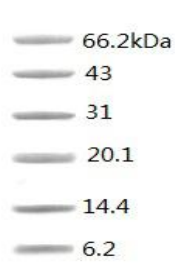
北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www.bjoka-vip.com

Tel:010-62971590 Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

蓝色预染低分子量蛋白 Marker (6.2-66.2kDa) 使用说明书

产品简介:

本产品包含了从 6.2 kDa 到 66.2 kDa 共 6 种已知分子量标准蛋白质 (见下图)。预染 marker 可以用于直接观察蛋白质电泳状况以及清晰地判断 Western Blot 的转膜效果。经 SDS-PAGE 凝胶电泳或转移到 PVDF 或 NC 膜上可得到清晰的 6 条蓝色蛋白条带。

分子量 (道尔顿)	电泳图谱 (14%分离胶)
66,200	
43,000	
31,000	
20,100	
14,400	
6,200	

产品信息:

产品编号	产品名称	包装
WSA58339	蓝色预染低分子量蛋白 Marker (6.2-66.2kDa)	200 μ L

保存条件: -20°C 保存, 12 个月有效。

注意事项:

- 由于多肽所含的氨基酸数目较少, 因此如该多肽含有过多的极性氨基酸 (碱性或酸性), 则会影响其在 SDS-PAGE 图上的条带迁移率, 即其表现分子量可能和多肽的氨基酸理论推算分子量有一定距离。
- 由于 SDS-PAGE 的图谱上, 蛋白质对数分子量和迁移率成正比直线关系的分子量范围为 15,000-200,000, 因此对于分子量小于 10,000 的蛋白质或多肽的分子量, 只能根据标准分子量进行估计, 推断其是否落入预测的分子量范围。
- 建议开封后分装保存, 20 μ L/ 管, 避免反复冻融。
- 仅限用于专业人员的科学研究, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

- 使用前置室温融化后即可上样。
- 上样 5-10 μ L。

