

Blue Native PAGE 电泳缓冲液 使用说明书

产品编号	产品名称	包装
WSA58387-1	Blue Native PAGE 阴极缓冲液 A(5×)	500mL
WSA58387-2	Blue Native PAGE 阴极缓冲液 B(5×)	500mL
WSA58387-3	Blue Native PAGE 阳极缓冲液(5×)	500mL

产品简介:

Blue Native PAGE 电泳缓冲液是适用于 BN PAGE 电泳体系的电泳缓冲液。

本产品为 5× 溶液, 使用前需稀释成 1× 工作液。

保存条件: 室温保存, 1 年有效。

注意事项:

- 1.1× 工作液配制好后使用时间不宜超过 2 周;
- 2.仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内;
- 3.为了您的安全和健康, 请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。

使用说明: (仅供参考)

- 1.量取 100mL 5× 母液, 倒入到一洁净的烧杯中, 加入蒸馏水或去离子水至约 400mL, 混匀。
- 2.在量筒中定容到 500mL, 即为 1× 工作液。
- 3.混匀后即可使用。Aaa
- 4.电泳槽外槽加入 1× BN PAGE 阳极缓冲液工作液, 内槽加入 1× BN PAGE 阴极缓冲液 A 工作液。
- 5.待样品跑到凝胶的 1/3 处更换阴极缓冲液, 将 1× BN PAGE 阴极缓冲液 A 换成 1× BN PAGE 阴极缓冲液 B, 继续后续电泳。
- 6.未用完的电泳液可室温保存, 通常室温可保存 2-3 天, 4°C可保存 1-2 周。

